

# Controlador de Pipeta

## Control preciso de líquido a tu alcance

Cómodo de sostener y fácil de utilizar, la pipeta en línea manual fue diseñada con una asga y bulbo ergonómico para una operación sencilla y precisa. La palanca del pulgar T-bar controla las velocidades de absorción y dispensación de las pipetas serológicas de 1 a 100 mL de tamaño.

Operación es simple: Oprima el bulbo para crear una absorción que elabore el líquido. Empuje la palanca de control hacia atrás (hacia arriba) para aspirar líquido a través de la pipeta, o empuje la palanca hacia adelante (hacia abajo) para dispensar el líquido. Al presionar el botón central de descarga, la unidad sopla-hacia fuera cualquier líquido remanente si es necesario.

- El diseño ergonómico en línea reduce la tensión con la facilidad del manejo y operación
- Convenientemente abarca pipetas serológicas o volumétricas de vidrio o plástico con un rango de 1–100 mL
- Incluye un filtro hidrofóbico de .45µm reemplazable cual protege sus muestras y componentes internos
- Manténgase organizado con dos conos adicionales (verde, blanco) para identificación a color
- Los conos (boquilla de la pipeta) de polipropileno y adaptador de silicón son autoclaveable
- Un año de garantía

No. Parte	No de Canales	L x A	Cant.	Color
<b>HS120479</b>	Single	9 x 2.1 x 2.1 in (23.0 x 5.4 x 5.4 cm)	1 c/u	Azul ■



Llena, Entrega, Sopla-hacia Fuera

