

memmert

trust the best



Baño de agua

WTB

Accesorios

**Intuitivo.
Flexible.
Calibrable.**

www.memmert.com

Baño de agua Accesorios WTB

IDEAL PARA EL CONTROL DE LA TEMPERATURA DE POMADAS, EMULSIONES, MUESTRAS, PLACAS Y SOLUCIONES NUTRITIVAS EN EL LABORATORIO, ASÍ COMO PARA EL ALMACENAMIENTO EN CALIENTE Y LA CALIBRACIÓN EN LA INDUSTRIA

Flexible y modulamente ampliable

Gracias a su concepto modular, el baño de agua WTB se adapta perfectamente a sus necesidades. Si la aplicación lo requiere, se puede reequipar sin problemas con un dispositivo de agitación, una unidad de refrigeración Peltier o una bomba de circulación.

Mantiene la muestra en movimiento

Si no hay que dejar en reposo el líquido en los recipientes de reacción, el dispositivo de agitación SV garantiza un movimiento constante en dirección horizontal. La frecuencia de agitación, que puede seleccionarse libremente entre 30 y 150 recorridos por minuto (movimientos de vaivén), puede ajustarse en la pantalla del dispositivo de agitación, al igual que el tiempo de ejecución del programa y la protección de la alarma.



Refrigeración activa con tecnología Peltier respetuosa con el medio ambiente

Ajuste la temperatura deseada directamente en la pantalla táctil del baño de agua WTB. Con el dispositivo de refrigeración Peltier CDP115, el baño de agua de Memmert alcanza una temperatura de hasta +10 °C en todos los tamaños. A través de mangueras especiales de refrigeración por agua, el agua circula y se enfría permanentemente en el proceso.

Mejora de la homogeneidad térmica

El dispositivo de bombeo CPM650 garantiza la circulación continua del medio de temperatura. Esta bomba autocebante es adecuada para el funcionamiento continuo y puede conectarse o desconectarse de forma flexible en cualquier momento. La velocidad de circulación es de 1,2 litros por minuto.



Tapa del baño de agua, rejilla de fondo y gradillas

Para garantizar un funcionamiento eficaz y que ahorre energía, se recomienda utilizar una tapa inclinada o plana. Las tapas especiales con los orificios correspondientes, así como los distintos soportes de inserción para tubos de ensayo y matraces Erlenmeyer, garantizan el ajuste óptimo de su carga. Para evitar que su carga se coloque directamente en el suelo, también recomendamos el uso de una rejilla de fondo. Gracias a la rejilla de fondo, el medio temperado se calienta uniformemente desde todos los lados.

